

# 実体顕微鏡用 蛍光ユニット BT-ExSMP (ピックアップモデル)



## セット内容

- 1、蛍光ユニット本体
- 2、標準フィルター (オレンジフィルター)
- 3、コントロールユニット
- 4、A Cアダプタ




## 蛍光ユニットの取付



## 異形リング



固定ねじを異形リングに合わせて止めることで  
抜け落ち防止になります。

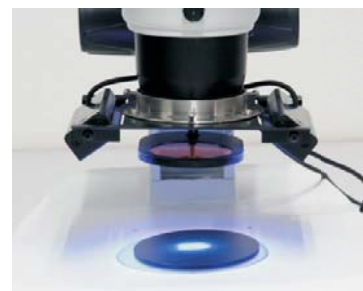

対物レンズ先端に補助レンズが取り付けられるタイプには、異形リングを付けてから蛍光ユニットを取り付けます。

## それ以外の機種では

対物レンズ先端の垂直な部分に固定ねじで取り付けてください。


または、対物レンズに写真のパッキンを貼り付けてその上に固定用ネジで取り付けてください。



観察時には、光源を左右に配置



作業用には、光源を前後に配置

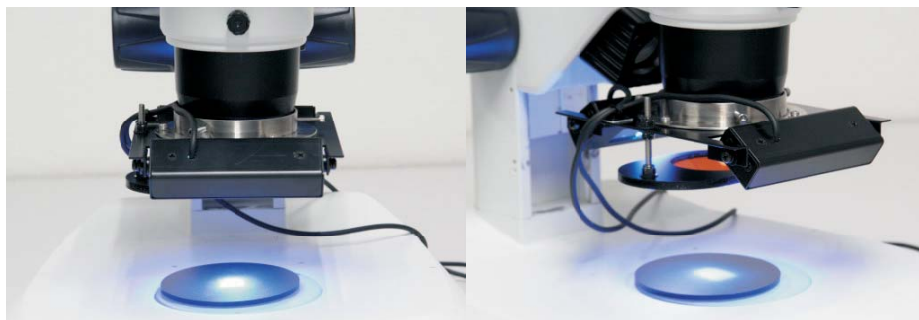

ご不明なことが御座いましたら：担当宮崎 090-3133-9700へご連絡ください。